

5× SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 PLUS

SDS-PAGE Loading Buffer PLUS 5×

本产品需冰袋运输；-20℃ 保存，保质期 12 个月

【订购货号】

PG3001	2 × 1 ml
PG3002	5 × 1 ml
PG3003	10 × 1 ml
PG3004	25 × 1 ml
PG3004A	25ml

【产品特点】

本品使用无气味、水溶性稳定及还原能力高效的还原剂，不含二硫苏糖醇(DTT)和巯基乙醇(2-Mercaptoethanol)；避免在样品加热和上样时散发出对身体有害的气体，使操作更加安全健康。

【使用方法】

1. 与样品混合前，在 37°C 水浴锅中解冻数分钟，以确保上样缓冲液充分解冻溶解。
2. 按照样品与上样缓冲液的体积比 2-4 : 1 混匀，95°C 或沸水浴煮沸 3-5 分钟。
3. 待蛋白样品充分变性后，高速离心 1min 即可上样。

【温馨提示】

本品仅供科研使用，请勿用于临床诊断和其他用途


WesternBlot 一站式高效解决方案

北京博泰斯生物技术有限公司 (Biotides) 致力于生物技术产品的研发、生产和销售；
为生命科学工作者提供省时、高效和稳定的创新产品是我们一贯的宗旨。

一 WesternBlot 相关试剂和耗材



一步法 SDS-PAGE
凝胶快速制备试剂盒

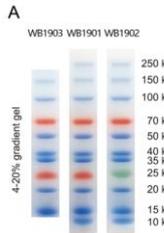

预染蛋白 Marker



即用型转膜滤纸



WB 专用镊



快速电泳缓冲液



快速转膜液



TBST



飞克级化学发光液

二 WesternBlot 相关仪器和配件



垂直电泳槽及配件



转印槽及配件



电泳电源



电泳玻璃板 厚板
厚度 0.75 / 1.0 / 1.5mm



电泳玻璃板 短板



电泳梳子
厚度 0.75 / 1.0 / 1.5mm
齿数 10 / 15



转印夹



电极头电泳芯



蘑菇头电泳芯



电转框



防漏制胶垫、底座