

10×快速转膜缓冲液

本产品常温运输；保存于 4℃，保质期 1 年。

【货号规格】

WB1301: 5L

WB1302: 500ML

【产品说明】

博泰斯 biotides 10×快速转膜缓冲液 WB1301，以 tris 和甘氨酸为基础配方，再辅以其他试剂配制而成，其作用是维持合适的 PH，保持导电性，使蛋白从胶顺利转印到 PVDF 膜或 NC 膜上。本产品不易生热。

【使用方法】

以 1000ml 为例：100ml 转膜液、150~200ml 甲醇或无水乙醇和 750~700ml 双蒸水，定容至 1000ml，混匀即可。