

## 考马斯亮蓝快速染色液 (免脱色)

# Coomassie Blue Fast Staining & No-decoloring Solution

室温运输; 避光保存于 2-8°C; 保质期 18 个月

### 【货号规格】

货号	品名	规格
WB0411	考马斯亮蓝快速染色液 (免脱色)	250 mL
WB0412	考马斯亮蓝快速染色液 (免脱色)	500 mL

### 【产品特点】

- 快速显色** — 只染蛋白不染胶, 根据蛋白条带大小, 2-3 分钟即可见, 灵敏度低至 10ng
- 背景极低** — 染色后蛋白条带清晰可见, 用纯水漂洗数分钟可进一步降低背景, 提高信噪比
- 环保安全** — 本品使用环保配方, 无毒、无刺激性气味

### 【操作步骤】

- 电泳结束后, 将凝胶放入纯水中漂洗数分钟, 以去除杂质。
- 将漂洗过的蛋白凝胶放入容器中 (比如培养皿, 吸头盒盖), 倒入本品以全覆盖凝胶为宜, 室温水水平摇床染色, 2-3 分钟条带开始显现, 随着染色时间增加, 条带染色加深。  
*tips: 本品适用于实验室自行配制凝胶或预制胶或 Native 胶, 也可以用于转膜后胶上残余蛋白的染色。*
- 染色结束后, 若想看到更清晰完美的条带, 可以将染色后的凝胶放入纯水中漂洗 2-3 次, 每次 1-3 分钟。
- 染色后染色液可回收重复利用 1-2 次, 不建议作更多次重复利用。

### 【温馨提示】

- 针对不同大小、厚度的凝胶应相应调整染色液用量和染色时间。
- 本产品仅限于科学研究用。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。